

DEPC 水 (DNase/RNase free) 说明书

DNase/RNase-Free Water

AP0451

产品信息

| 产品名称 | 产品货号 | 规格 |
|---------------------------|---------|-------|
| DEPC 水 (DNase/RNase free) | AP0451S | 100mL |
| DNase/RNase-Free Water | AP0451L | 500mL |

保存条件

4°C保存, 有效期 1 年。

产品介绍

该 DEPC 水是用 DEPC(diethylpyrocarbonate, 焦碳酸二乙酯)处理过并经高温高压消毒的 MiliQ 纯水。经检测不含 RNase、DNase 和 proteinase。

使用说明

DEPC 水可以用于 RNA 沉淀的溶解, 含有 RNA 的各种反应体系如反转录、siRNA 的退火等, 以及其它各种要求无 RNase、DNase 和 proteinase 的反应体系。DEPC 水不同于 DEPC。DEPC 水是使用 DEPC 处理过的水, 基本上不含 DEPC, 99.99%以上是水。

注意事项

- 1、如果每次的使用量很小, 可以适当分装后再使用。
- 2、手上通常有 RNase, 必须戴一次性手套操作, 以防 RNase 污染。
- 3、为了您的安全和健康, 请穿实验服并戴一次性手套操作。